



## СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С НАДСТРОЕМ СЛ-3

### значение конструкции

Изделие предназначено для использования в лабораториях различного профиля.

Изделие является сборно-разборным.

### 2. Технические характеристики

Модель	СЛ-3
Габариты (Д*Г*В), мм.	1500*1200*850 (1350)

### 3. Комплектность

Наименование	Количество
Двусторонняя тумба (ящик, дверка) Материал: ЛДСП, фасад МДФ, тумба установлена на регулируемые опоры	2 шт
Межтумбовая царга	1 шт
Столешница Постформинг глянец	1 шт
Надстрой: мет/каркас с полимерно-порошковым покрытием, 2 полки с ограничивающими бортиками	1 шт
Люминесцентный светильник	1 шт
Фурнитура	1 компл.

### 4. Инструкция по сборке

Освободить изделие от транспортной упаковки.

Установить тумбы в месте предполагаемого рабочего места.

Соединить тумбы межтумбовой царгой при помощи эксцентриковых стяжек.

Разместить столешницу симметрично на установленные тумбы.

Извлечь выдвижные ящики из тумб и закрепить столешницу с помощью установленных саморезов с прессшайбой.

Установить надстрой на поверхность столешницы и, используя конфирматы, закрепить ограничивающий бортик на полку надстроя.

При помощи двустороннего скотча (установлен) закрепить светильник под полкой (рекомендуется место установки светильника протереть от пыли).

Используя винты (4шт) закрепить надстрой на столешнице по установленным футоркам.

### 5. Рекомендации по эксплуатации

Для уборки пыли и грязи с рабочих поверхностей и фасадов использовать обычные моющие неабразивные средства.

Не допускать прямого и длительного контакта частей изготовленных из ЛДСП с жидкостями (возможно вспучивание и разбухание поверхности).

### 6. Правила эксплуатации

Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды +10+40 градусов и относительной влажности 45-75 %.

Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, воздействия высоких температур и влажности.

Не рекомендуется допускать нагрузку на рабочую поверхность свыше 230кг.

### 7. Примечание

Рабочая поверхность стола в случае попадания на нее агрессивных химических веществ должна протираться с использованием нейтрализующих средств.

### 8. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение изделия в течение 24х месяцев при правильной эксплуатации.

За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.

Все комплектующие изделия изготовлены из гигиенически сертифицированных материалов (ЛДСП, МДФ, Постформинг, полимерно-порошковая краска).

### 9. Адрес предприятия-изготовителя:

620102, г.Екатеринбург, ул.Чкалова, д.3

тел/факс +7 (343) 234-66-21

<http://beregovoe.alltrades.ru>